

# Unistat® 830

Охлаждение стеклянного реактора с рубашкой DDPS (25 л) от +180°C до +20°C

### Задача

Продемонстрировать производительность Unistat® 830, охлаждающего стеклянный реактор DDPS (25 л) от +180°C до +20°C.

#### Метод

Unistat® подключен к реактору при помощи двух металлических изолированных шлангов, длина каждого шланга 1,5 м. Реактор заполнен силиконовым маслом М90.055.03 (18,75 л).

#### Результат

Внутренняя температура (температура рубашки) падает примерно до -40°C со скоростью 2,86 К/мин. В результате заданное значение достигается за 71 минуту.

## Характеристика установки

Unistat® 830 & реактор DDPS

Температурный

-85°C...+200°C диапазон:

Мощность

охлаждения: 3,6 кВт при 0°С

2,2 кВт при -60°C

Мощность нагрева: 3.0 кВт

Шланги: 2x1,5 m; M38x1,5

(#6656)

Теплоноситель: DW-Therm (#6479) Реактор: 25 л изолированный

стеклянный вакуумный

Содержимое

18,75 л M90.055.03 реактора:

(#6259)

Скорость

мешалки

реактора: 70 об/мин Контроль: процесс



